



Afya

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

DESCARTE DE MEIO DE CULTIVO E DE
AMOSTRAS MICROBIOLÓGICAS

FMIT | Afya

Cristiane Resende
Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira
Coordenadora Acadêmica

Karen Bianca Dias Ribeiro
Coordenadora Administrativo Financeira

Renata de Castro Matias
Coordenadora de Pesquisa, extensão, internacionalização e inovação

Josiane de Lourdes Pinto
Procuradora Institucional

Isadora Teixeira Lima
Coordenadora de Laboratórios

Itajubá-MG

POP: Procedimento Operacional Padrão

DESCARTE DE MEIO DE CULTIVO E DE AMOSTRAS MICROBIOLÓGICAS

Jerusa Botelho Souza, Prof^a. Dr^a.
Gustavo Rodrigo Thomazine, Prof. Me.
Autores

Itajubá - MG

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
FMIT, Biblioteca, Processos Técnicos

S729d

Souza, Jerusa Botelho

Descarte de meio de cultivo e de amostras microbiológicas
/ Jerusa Botelho Souza, Gustavo Rodrigo Thomazine. rev.,
[reimp.] -- Itajubá: FMIT, 2024. - 5 f.

(POP - Laboratório Multifuncional II)

Revisor: Isadora Teixeira Lima, 2024.

1. Procedimento Operacional Padrão - POP.
2. Meio de cultivo - descarte. 3. Amostra microbiológica
- Descarte. I. Moraes, Amanda de Carvalho Pereira.

Aissa Paula Nascimento

CRB6 - 2984/O

SUMÁRIO

1.0 APRESENTAÇÃO.....	5
2.0 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – DESCARTE DE MEIO DE CULTIVO E DE.....	5
2.1 OBJETIVO.....	5
2.2. ABRANGÊNCIA	5
2.3. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP	5
2.4 PROCEDIMENTO	5
REFERÊNCIA	6

1.0 APRESENTAÇÃO

O laboratório multifuncional dois está equipado para possibilitar a execução de aulas práticas diversas. Atualmente está sendo utilizado para as disciplinas de bioquímica, embriologia, imunologia e microbiologia.

2.0 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – DESCARTE DE MEIO DE CULTIVO E DE AMOSTRAS MICROBIOLÓGICAS

2.1 OBJETIVO

Padronizar o descarte de material e amostras microbiológicas no laboratório didático.

2.2. ABRANGÊNCIA

Todos os setores técnicos do laboratório do Setor de microbiologia da FMIT.

2.3. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidade dos professores, técnicos de laboratório e alunos que fizerem uso deste equipamento na FMIT.

2.4 PROCEDIMENTO

1. Destinar o material em questão à esterilização em autoclave a 121°C por 20 minutos.
2. Descartar o conteúdo junto ao lixo orgânico.
3. Vidrarias são lavadas com bucha e detergente, enxaguadas em água destilada, embaladas e auto clavadas para reutilização.
4. Materiais de plástico como ponteiros são descartados.

REFERÊNCIA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - laboratório de microbiologia. *Univates*, 2013.
Disponível em: < https://www.univates.br/editora-univates/media/publicacoes/18/pdf_18.pdf>. Acesso em: 08, fev de 2020.

Data da última revisão:	POP – DESCARTE DE MEIO DE CULTIVO E DE AMOSTRAS MICROBIOLÓGICAS	Responsável pela Revisão:
20/05/2024		Isadora Teixeira Lima

